

念珠菌清除剂

货号	规格
C021	500ul
C022	4*500ul

产品简介：

念珠菌清除剂是新一代念珠菌清除剂，对常见真菌污染（如：霉菌，酵母等）也有一定的抑制作用，主要用于清除细胞、血清、培养基中的念珠菌属污染。新一代抗真菌配方，只需 2-3 天就可以抑制念珠菌增长，一周左右即可清除念珠菌污染。

作用原理：念珠菌清除剂主要是通过特异性的破坏真菌细胞壁的结构，让真菌细胞失去固有形态及完整性，从而影响念珠菌属的正常代谢、离子交换和渗透压，让细胞彻底摆脱念珠菌的困扰，确保细胞的健康生长。

储存条件及有效期：

4°C，6个月；-20°C，12个月。

使用说明：

1. 请在收到货后，将试剂管瞬时离心后保存；
2. 用PBS冲洗细胞3~5次，每次都从一个方向冲洗倒掉；
3. 推荐将念珠菌清除剂与完全培养液按1:500比例稀释，加入细胞正常培养；
4. 按照步骤3处理细胞3~6次。

注意事项：

1. 分装储存，务必现配现用；
2. 因本品与抗生素有拮抗作用，因此不得与抗生素混用；
3. 若细胞污染非常严重，建议以1:200的比例使用，污染得到有效控制后降低药物浓度1:500-800继续处理2~3次；
4. 因本产品属于多肽类产品，若部分细胞对本产品敏感，建议使用本品处理2天，然后停药处理1-2天，重

复此步骤处理3-5个周期即可；

5. 本试剂仅供研究使用。