

念珠菌清除剂

产品包装

| 货号 | 规格 | 储存条件 |
|------|---------|------|
| C021 | 500ul | -20℃ |
| C022 | 4*500ul | |

产品简介:

念珠菌清除剂是新一代念珠菌清除剂,对常见真菌污染(如:霉菌,酵母等)也有一定的抑制作用,主要用于清除细胞、血清、培养基中的念珠菌属污染。新一代抗真菌配方,只需2-3天就可以抑制念珠菌增长,一周左右即可清除念珠菌污染。

作用原理:念珠菌清除剂主要是通过特异性的破坏真菌细胞壁的结构,让真菌细胞失去固有形态及完整性,从而影响念珠菌属的正常代谢、离子交换和渗透压,让细胞彻底摆脱念珠菌的困扰,确保细胞的健康生长。

储存条件及有效期:

4℃,6个月;-20℃,12个月。

使用说明:

1. 请在收到货后,将试剂管瞬时离心后保存;
2. 用PBS冲洗细胞3~5次,每次都从一个方向冲洗倒掉;
3. 推荐将念珠菌清除剂与完全培养液按1:500比例稀释,加入细胞正常培养;
4. 按照步骤3处理细胞3~6次。

注意事项:

1. 分装储存,务必现配现用;
2. 因本品与抗生素有拮抗作用,因此不得与抗生素混用;
3. 若细胞污染非常严重,建议以1:200的比例使用,污染得到有效控制后降低药物浓度1:500-800继续处理2~3次;
4. 因本产品属于多肽类产品,若部分细胞对本产品敏感,建议使用本品处理2天,然后停药处理1-2天,重复此步骤处理3-5个周期即可;
5. 本试剂仅供研究使用。